


Die neue Hexafluorine®-Spülstation (LMFACA/LMFA) gegen Kontakte mit Flusssäure

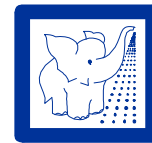

Die Hexafluorine®-Spülstation wurde entwickelt, um Chemikalienspritzer durch Flusssäure und ihrer Derivate zu spülen. Sie enthält zwei Kunststoff-Flaschen mit jeweils 500 ml Hexafluorine®, eine Flasche Afterwash® für die Augenspülung und 1 Tube à 28g Kalziumgluconat Gel zum Auftragen auf die Haut.

Afterwash® unterstützt die Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichts (Trockenheitsgefühl) nach dem Chemikalienkontakt.

Kalziumgluconat Gel kann als sekundäre Maßnahme nach der Spülung bzw. im Falle einer verspäteten Spülung zusätzlich angewendet werden.

Der transparente Deckel schützt den Inhalt der Spülstation vor Verunreinigung und erleichtert die ständige Kontrolle auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit. In der Innenseite des Deckels ist ein Spiegel aus Kunststoff integriert. Die in lila gehaltene Kunststoffschale ist für die Befestigung an der Wand vorgesehen.

Die Station muss an der Wand in unmittelbarer Nähe zum Gefahrenbereich angebracht werden, damit die Spülung innerhalb der ersten Minute durchgeführt werden kann. Sie kann sowohl im Labor als auch im Produktionsbereich installiert werden.

Die Augenspülflasche à 500 ml Hexafluorine® (LPMF) ist auch tragbar und kann unabhängig von der Station verwendet werden. Durch leichte Drehung der Flügelkappe ist die Kunststoff-Flasche zu öffnen. Die bewährte ergonomisch geformte und sterile Augenwanne unterstützt das Öffnen des Auges und stellt unter leichtem Druck des Flaschenkörpers eine wirksame Augenspülung sicher.

Kurzbezeichnung	Beschreibung
LMFACA	Augenspülstation mit 2 Kunststoff-Flaschen à 500 ml Hexafluorine® und 1 Flasche (200 ml) Afterwash®, und 1 Tube à 28 g Kalziumgluconat Gel
LMFA	Augenspülstation mit 2 Kunststoff-Flaschen à 500 ml Hexafluorine®, 1 Flasche (200 ml) Afterwash®
Ersatzset LMFACA	2 Kunststoff-Flaschen à 500 ml Hexafluorine®, 1 Flasche Afterwash®, 1 Tube à 28 g Kalziumgluconat Gel
Ersatzset LMFA	2 Kunststoff-Flaschen à 500 ml Hexafluorine®, 1 Flasche Afterwash®
CaGlu 10	1 Karton à 10 Tuben Kalziumgluconat à 28g