



PREVOR

Comment utiliser

TRIVOREX® ?



10 kg

800 g



Porter les E.P.I. (Équipements de Protections Individuels) adaptés



Obligatoire



Obligatoire



Ventiler si nécessaire
masque conseillé

1

Entourer le liquide avec Trivorex®


- ▶ stoppe la propagation du liquide



2

Recouvrir le liquide avec Trivorex®

- ▶ capte le produit et ses émanations

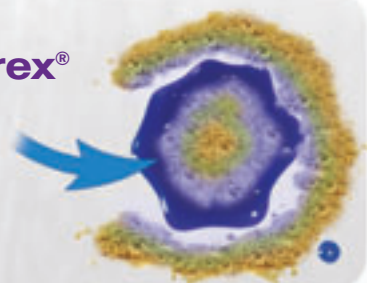

3

Observer la solidification du produit

- ▶ agit sur les liquides*

Neutralisation des acides et des bases



4

Ramasser et évacuer

- ▶ selon votre procédure de gestion des déchets.

*Voir liste des produits testés